



北京艾德莱生物科技有限公司

Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

- ◆ 固定包埋组织DNA快速提取试剂盒
 - ◆ 目录号 **DN32**
 - ◆ 使用手册
 - ◆ 实验室使用，仅用于体外
-

固定包埋组织 DNA 快速提取试剂盒

目录号: DN32

目录编号	包装单位
DN3201	50次
DN3202	100次
DN3203	200次
DN3211	50次(带蛋白酶K粉)
DN3212	100次(带蛋白酶K粉)
DN3213	200次(带蛋白酶K粉)

❖ 适用范围:

适用于快速提取各种福尔马林固定和石蜡包埋组织DNA

❖ 试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	50 次	100 次	200 次
裂解液 FTL	室温	11 ml	20 ml	40 ml
结合液 CB	室温	11 ml	20 ml	40 ml
抑制物去除液 IR	室温	25 ml	50 ml	100 ml
漂洗液 WB	室温	15 ml	25 ml	50 ml
		第一次使用前按说明加指定量乙醇		
洗脱缓冲液 EB	室温	15 ml	15 ml	15ml×2
蛋白酶 K 粉 (可选) 30mg/ml	-20℃	20+10mg	3×20mg	6×20mg
吸附柱 AC	室温	50 个	100 个	200 个
收集管 (2ml)	室温	50 个	100 个	200 个

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果

储存事项:

1. 结合液 CB 或者抑制物去除液 IR 低温时可能出现析出和沉淀，可以在 37℃ 水浴几分钟帮助重新溶解，**恢复澄清透明后冷却到室温**即可使用。
2. 为避免降低活性、方便运输，提供**蛋白酶 K 为冻干粉状**，收到后，可短暂离心后，**10mg/20mg 加入 0.5ml/1ml 灭菌水溶解**，因为反复冻融可能会降低酶活性，因此溶解后立即按照每次使用量分装冻存，-20℃ 保存。
3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

❖ 产品介绍:

福尔马林固定或者石蜡包埋组织通过独特裂解液热处理和蛋白酶 K 共同作用迅速裂解细胞释放出基因组 DNA，然后基因组 DNA 在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗—离心的步骤，抑制物去除液和漂洗液将细胞代谢物、蛋白等杂质去除，最后低盐的洗脱缓冲液将纯净基因组 DNA 从硅基质膜上洗脱。

❖ 产品特点:

1. 离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2. 不需要使用有毒的苯酚等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。
3. 快速，简捷，单个样品操作一般可在 30 分钟内完成。
4. 多次柱漂洗确保高纯度，OD₂₆₀/OD₂₈₀ 典型的比值达 1.7~1.9，长度可达 30kb-50kb，可直接用于 PCR，Southern-blot 和各种酶切反应。



❖ 注意事项

1. 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到13,000rpm的传统台式离心机，如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。
2. 需要自备乙醇（需要准备100%/80%/60%/40%不同浓度）或者二甲苯。
3. 实验前将需要的水浴先预热到 37℃ 备用。
4. 结合液 CB 和抑制物去除液 IR 中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，**避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。**
5. 洗脱液 EB 不含有螯合剂 EDTA，不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱，但应该确保批 pH 大于 7.5，pH 过低影响洗脱效率。用水洗脱 DNA 应该保存在 -20℃。DNA 如果需要长期保存，可以用 TE 缓冲液洗脱（10mM Tris-HCl，1mM EDTA，pH 8.0），但是 EDTA 可能影响下游酶切反应，使用时可以适当稀释。



❖ **操作步骤：**（实验前请先阅读注意事项）

提示：第一次使用前请先在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入！

1. 将组织切片放入离心管子，浸泡在二甲苯中脱蜡约 30 分钟（具体时间根据切片厚度调整）。
2. 将切片依次放入 100%乙醇/80%乙醇/60%乙醇/40%乙醇/去离子水，每个液体中浸泡 10 秒钟重新水化切片。

刚放入 100%乙醇时，应该见到切片变白。

3. 显微镜观察下，用刀片切下拟提取 DNA 的目标组织，放入预先称重的 1.5ml 离心管。再次称重，计算出切片组织重量。
4. 在 25-50mg 组织中加入 200 μ l 裂解液 FTL,再加入 20 μ l 的蛋白酶 K 溶液(20mg/ml), **立即混匀混匀**后置 37 $^{\circ}$ C 水浴过夜。
5. 再加入 10 μ l 的蛋白酶 K 溶液(20mg/ml)，混匀后 55 $^{\circ}$ C 水浴 1-2 小时。

此步骤后，不应该见到粗大的组织颗粒了。

6. 加入 200 μ l 结合液 CB，**立刻涡旋振荡 20 秒充分混匀**后置 70 $^{\circ}$ C 水浴 10 分钟。
7. 冷却后加入 100 μ l 异丙醇，**立刻涡旋振荡 30 秒充分混匀**，此时可能会出现絮状沉淀。
8. 用 1 毫升的枪头吸取混合物，将混合物加入一个吸附柱 AC 中，（吸附柱放入收集管中）13,000rpm 离心 60 秒，倒掉收集管中的废液。

如果有不溶组织可能堵住枪头，可将枪头在吸水纸上轻蹭去除不溶物；如果吸上来的混合物少则可以将枪头和不溶物一起弃去，该做法是为了去除不溶物，以免堵塞离心柱。。

❖ 问题与解决方法

问题	评论与建议
DNA 产量低	<p>*组织块太大, 蛋白酶 K 消化不完全-建议: 液氮研磨或者尽量将组织切成小块, 或者延长蛋白酶 K 消化时间至过夜或者在原有消化基础上另加 20μl 蛋白酶 K 消化 1-2 小时。</p> <p>*蛋白酶 K 失效了-建议: 收到蛋白酶 K 后, 按照每次使用量分装冻存, 避免反复冻融。</p> <p>*裂解不完全或者和异丙醇没有充分混匀-建议: 加入结合液后, 和加入蛋白酶 K 后立即吹打或者涡旋混匀; 加入异丙醇后立即吹打或者涡旋混匀才加入吸附柱, 如果太粘稠必须涡旋振荡 15 秒充分混匀。</p>
组织 DNA 降解了	<p>*组织中核酸酶活性导致降解-建议: 样品处理前妥善保存在 -20$^{\circ}$C, 处理量不要过量。</p>
未提取到 DNA	<p>*漂洗液 WB 中忘记加无水乙醇-建议: 第一次实验时, 在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇。</p>
洗脱下来的 DNA 产量低	<p>*离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇-建议: 确保做了步骤 12, 否则残留乙醇会影响洗脱效率。</p> <p>*使用了水或者其它非最佳液体代替洗脱缓冲液-建议: 仔细阅读仔细阅读注意事项 5 和步骤 13 和只使用洗脱缓冲液 EB 洗脱。</p>
A ₂₆₀ 吸光值异常偏高	<p>*一些硅基质膜成分一起洗脱下来, 干扰了吸光值-建议: 将洗脱的基因组 DNA 溶液 13,000rpm 再离心一分钟, 小心取上清使用。</p>
DNA 下游酶切不能切开或者酶切不完全	<p>*一些硅基质膜成分一起洗脱下来, 抑制了酶切反应-建议: 将洗脱的基因组 DNA 溶液 13,000rpm 再离心一分钟, 小心取上清使用。</p> <p>*离心柱残留有较多乙醇或者底部不慎沾有乙醇抑制了酶切反应-建议: 确保做了步骤 7, 然后空气中晾几分钟, 让残留乙醇挥发。</p>