

SuperPure dNTP Mixture

10mM each solution



北京艾德莱生物科技有限公司
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地 址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电 话：010-82796972/82795296 (Fax)

网 址：www.aidlab.cn 邮箱：info@aidlab.cn

使用说明书

包 装 量：

目录编号	包装单位
PC5201	1ml (10mM each)
PC5202	5 ml (10mM each)

储运温度： -20℃

形 态： 溶液

纯 度： HPLC 检测 (C18 柱)： 大于 99.5%。

经检测确认，用于 PCR 反应时扩增良好。

经检测确认，不含有 RNase、DNase。

用 途： 作为 DNA 聚合酶的底物使用, 适用于各种 DNA 聚合酶，高保真聚合酶，反转录酶。

特 点： ★ 是单品销售的 dATP、dGTP、dCTP、dTTP 的等摩尔混合液。

★ PCR 反应时, 不用稀释可直接使用。

★ PCR 反应时的标准使用量为每 50 μl 反应液使用 1 μl (终浓度 200 μM)。

注意事项： ★ 长期储存(非频繁使用;每月 1-2 次):-70℃。

★ 每天或每周使用:-20℃。

★ 尽量避免多次冻融,切勿暴露在温度波动较大之处(温度波动对产品的稳定性有较大影响)。

NOT FOR HUMAN OR DRUG USE